
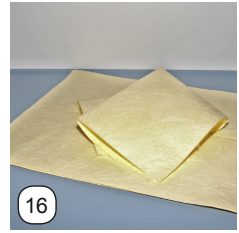


KÖHLER NOTFALLSCHRANK

820,- €

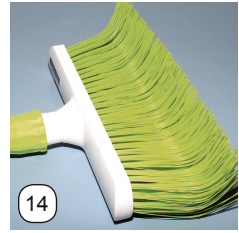

Art. Nr.	Beschreibung	Pos.
Schrank mit kompl. Inhalt zur Chemieunfall-Erstbekämpfung		
275811050	Köhler Notfallschrank	
<i>bestehend aus</i>		
890100RAL300	Schrank BxHxT 500x1950x500mm, Stahl	1
364300193	Feuerlöschdecke nach DIN 14155	2
364360008	Augen-Notfallstation Wandstation mit NaCl, Lsg. und PO ₄ -Augenspüllösung pH Neutral	3
365277395	Panoramaschutzbrille	4
365231007	Claro Vollsichtschutzbrille, klar	
364302000	Aufbewahrungsbox-Midi für Schutzbrillen	
365232100	Atemschutz-Halbmaske Polymask 230	5
365233047	Mehrbereichskombifilter 230 (VE=2 St.)	
364306002	Aufbewahrungsbox-Maxi für Vollsicht-Atemschutzmasken	
919900240	Ersatz-Absorptionsmittel für Säuren, 4L	6
919900244	Ersatz-Absorptionsmittel für org. Säuren, 4L	
919900242	Ersatz-Absorptionsmittel für Laugen, 4L	

Art. Nr.	Beschreibung	Pos.
919900240	Sterillium Händedesinfektion 1000 ml	7
2670	Handschuhe Latex XL puderfrei	8
365245711	Chemikalienschutzhandschuhe XL	9
8375917	Quecksilber Notfallpack mit Handschuhen, Schaufel usw. im handlichen Koffer	10
3004002	Verbandskasten mit DIN Füllung 13164	11
SON0001957	Küchenrolle, 4 Rollen, 3-lagig	12
27581102	Handfeger mit Schaufel, schwarz	13
27581100	Besen mit PE Borsten 30 cm	14
7716059	Feuerlöscher 6kg ABC Pulverlöscher	15
27581104	Chemikalien Bindevlies Basic Light, 20 St.	16

Gebrauchsanleitung

Bei leichten **Verletzungen** entnehmen Sie das notwendige Verbandsmaterial aus dem **Verbandskasten**.

Bei stärkeren Verletzungen suchen Sie sofort einen für Sie berufsgenossenschaftlich zugelassenen Facharzt oder das nächste Krankenhaus auf.

Bei leichten **Verletzungen** der Augen durch Säuren oder Laugen setzen Sie die **Spüllösungen der Augen-Notfallstation Wandstation** ein.

Lesen Sie sich zur eigenen Sicherheit bei Aufstellen Ihres Notfallschranks die beiliegende Gebrauchsanweisung der Augen-Notfallstation durch.

Für stärkere Verletzungen suchen Sie sofort einen berufsgenossenschaftlich zugelassenen Facharzt oder das nächste Krankenhaus auf.

Bei Verschütten von **Chemikalien** schützen Sie sich zuvor mit den entsprechenden **Einmal Handschuhe aus Latex**. Zum Schutz gegen verschüttete starke Säuren oder Laugen unbedingt die **Chemikalienschutzhandschuhe** verwenden.

Setzen Sie die in den Aufbewahrungsboxen deponierten **Schutzbrillen** zum Schutz Ihrer Augen auf.

Streuen Sie großzügig zur Aufnahme der Flüssigkeiten ein **Ersatz-Absorptionsmittel** - entsprechend zur Aufnahme anorganischer Säuren - organischer Säuren oder Laugen.

Sie können auch bei Verschütten von Lösungen zur Aufnahme der Flüssigkeiten das **Chemikalien- Bindevlies Basic Light** einsetzen.

Anschließend nehmen Sie das Schüttgut oder das Bindevlies mit dem Besen oder Handfeger auf und entsorgen dieses zuvor in einen Kunststoffbeutel.

Bei Verschütten von **quecksilberhaltigen Chemikalien** oder Glasbruch bei quecksilberhaltigen Thermometern oder Messinstrumenten verwenden Sie den **Quecksilber Notfallpack mit Handschuhen, Schaufel usw. im handlichen Koffer**.

Lesen Sie sich zur eigenen Sicherheit bei Aufstellen Ihres Notfallschranks die beiliegende Gebrauchsanweisung durch.

Im **Brandfall und Austreten unbekannter Gase und Dämpfe** setzen Sie zum Schutz Ihrer Atemwege unbedingt die in den Aufbewahrungsboxen deponierte **Atemschutzmaske** auf.

Bei **Brand bzw. Explosion** setzen Sie zum Löschen des Brandherdes den ABC Pulverlöscher ein. Der Löschstrahl sollte in kurzen Stößen auf den Brandherd gerichtet werden.

Die **Feuerlöschdecke** setzen Sie zum Schutz von Personen, die durch Flammen des Brandherdes erfasst wurden, ein.

Bringen Sie den Verletzten sofort in eine waagerechte Position und werfen zum Ersticken der Flammen die Decke über diesen. Sofern Sie nicht in der Gefahr schweben, selbst von den Flammen erfasst zu werden, wickeln Sie die Decke etwas fester um den Körper des Verletzten.

Sobald die verletzte Person weitgehend außer Gefahr ist, rufen Sie sofort die **Feuerwehr unter 112** an, wenn der Brandherd noch ein Gefahrenpotential vorweist,

d. h. dieser noch nicht vollständig gelöscht werden konnte.

In Ihrem Unternehmen sollten auf jeden Fall ein oder mehrere Mitarbeiter einen Ersthelferausweis besitzen, bzw. ein Mitarbeiter sich unabhängig von den Ersthelfern ausreichende Kenntnisse als Sicherheitsbeauftragter aneignen, um im Falle von Unfällen jeglicher Art zügig und sachgerecht handeln zu können, um größtmöglichen Schaden abzuwenden.

Lesen Sie sich daher zur eigenen Sicherheit bei Aufstellen Ihres Notfallschranks alle beiliegende Gebrauchsanweisung durch.

Lassen Sie sich dazu kostenfrei von einem Sachbearbeiter Ihrer Berufsgenossenschaft beraten.